

4×非变性蛋白上样缓冲液

产品货号: R21949

产品包装: 10ml

产品简介:

4×非变性蛋白上样缓冲液中不含SDS及DTT或者 β -巯基乙醇, 适合于常规的非变性PAGE 蛋白样品的电泳。

使用说明:

1. 请按每30微升蛋白样品加入10微升蛋白上样缓冲液的比例(4倍稀释)来使用。如果蛋白浓度过高, 可用双蒸水稀释。混匀后直接上样到PAGE 胶加样孔内即可。
2. 通常电泳时蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、蛋白上样缓冲液含有溴酚蓝指示剂, PH值受保存温度影响, 在低温冻存状态下, 溶液可能会呈现深棕色, 不影响产品使用。

保存条件: 2-8℃保存。

有效期: 复检期12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号
免费电话: 400-611-0007 13671551480
Q Q: 807961520 731791866
邮箱: shsunbao@126.com
<http://www.saint-bio.com>