

## TruPAGE LDS 蛋白上样缓冲液(4×)

产品货号: T15202

产品规格: 5ml

### 产品简介:

蛋白上样缓冲液有很多种, 如SDS-PAGE Sample Loading Buffer、PAGE连续蛋白上样缓冲液、Tricine加样缓冲液、TruPAGE LDS蛋白上样缓冲液等, 其中TruPAGE LDS蛋白上样缓冲液是一种经过改良的以溴酚蓝为染料的双倍浓缩的蛋白上样缓冲液。

尚宝生物 TruPAGE LDS Sample Buffer(4×)常用于TruPAGE蛋白样品的上样, 不含DTT, 不含有毒物质β-巯基乙醇。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件
TruPAGE LDS Sample Buffer(4×)	5ml	4℃

### 操作步骤(仅供参考):

1. 在室温或不超过 37℃ 的水浴中溶解 SDS-PAGE 蛋白加样缓冲液(2×)。水浴溶解后立即室温存放, 尽量避免长时间置于水浴中。
2. 取适量的蛋白样品和 TruPAGE LDS Sample Buffer(4×), 按 1:3 混合, 充分混匀。如有必要可加入 DTT, 使 DTT 终浓度达到 25nM。
3. 70℃ 水浴加热 10min, 以充分变性蛋白。
4. 冷却到室温后, 直接上样到 TruPAGE 胶加样孔内即可。
5. 通常电泳至染料到达 PAGE 胶的底部附近即可停止。

### 注意事项:

1. TruPAGE LDS Sample Buffer(4×), 有轻微刺激性气味, 但不含由毒物质 β-巯基乙醇。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

http://www.saint-bio.com