

## 甘油明胶封片剂

产品货号: G2023

产品规格: 10ml/50ml

### 产品简介:

甘油明胶封片液(Glycerol Jelly Mounting Medium)是一种参考经典的Kaiser方法配制的水性封片液, 但经过改良, 不再含剧毒苯酚, 可以用于常规的各种切片、涂片等的封片。

本甘油明胶封片液中的主要有效成分为明胶和甘油。

### 产品内容:

产品名称	规格	保存温度
甘油明胶封片剂	10ml/50ml	-20℃

### 使用说明:

封片液在温度较低时呈固态, 使用前须在37-50℃温育, 并在完全溶解后使用。

#### 1. 贴壁细胞样品:

- 染色完毕后, 吸尽液体。
- 滴一滴甘油明胶封片液于载玻片上, 盖上贴有细胞的盖玻片, 让细胞接触封片液, 尽量避免气泡。
- 随后即可通过显微镜观察样品。

#### 2. 组织切片:

- 染色完毕后, 吸尽液体。
- 滴一滴甘油明胶封片液于组织切片上, 盖上盖玻片, 让切片接触封片液, 尽量避免气泡。
- 随后即可通过显微镜观察样品。

#### 3. 其它样品:

其它样品参考细胞样品或组织切片进行操作。

### 注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 保存条件:

-20℃保存, 一年有效。短期使用可放2-8℃。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q:807961520

邮箱:saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com