

## 10×电泳转移缓冲液（转膜液）

产品货号：T16101

产品规格：500ml

### 产品简介：

10×电泳转移缓冲液是用于蛋白印迹实验（Western blotting）中湿法以及半干法电泳转膜的缓冲试剂。本产品按常规方法配制而成，为10×浓缩液，不含SDS和甲醇，便于储存、操作简便。

### 产品组成：

250mM Tris, 1.92 M Glycine

### 操作步骤（仅供参考）：

本产品为 10×浓缩液，临用前按下述步骤稀释：

1. 取 100mL 的 10×电泳转移缓冲液，加入 200mL 无水甲醇混匀。
2. 加入蒸馏水或去离子水，定容至 1L，混匀后即可使用。
3. 新配制的 1×电泳转移缓冲液工作液室温可保存两周左右。
4. 本产品不含 SDS，蛋白分子量较大或者疏水性较强时，为增加转膜效果，可适当添加少量 SDS（参考工作浓度为 0.025-0.1%）。

### 注意事项：

1. 本产品为高倍浓缩液，环境温度较低时可能会有结晶析出，可加热助溶，待溶解完全后再行稀释使用；密封保存，防止污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>