

Weigert铁木素染色液

产品货号：R21680

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

胶结缔组织狭义上是指其含有的三种纤维：胶原纤维、网状纤维、弹力纤维，而胶原纤维（collagen fiber）是分布最广、含量最多的一种纤维。Weigert铁苏木素染色液是染色力较强的染色液，主要由苏木素和三氯化铁组成，临用前混合，多用于结缔组织的染色，如masson三色染色、Van Gieson染色等。

产品组成：

产品名称	产品规格	保存条件
试剂（A）：苏木素染色液	50ml/250ml	室温，避光
试剂（B）：三氯化铁溶液	50ml/250ml	室温
临用前，取A、B按1：1混合，即为Weigert铁苏木素染色液		

操作步骤：

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般Weigert铁苏木素染色液染色1~5min。

注意事项：

1. 临用时配制Weigert铁苏木素染色液，不可预先配制后放置，不宜长久保存。
2. 上述试剂均有刺激性，请小心操作。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>