

Rakoff 染色液

产品货号: R21797

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

细胞学常规染色有巴氏(Papanicolaou)染色、Rakoff染色、姬姆萨染色等。Papanicolaou染色和Rakoff染色均可用于检测阴道上皮雌激素水平。Rakoff染色操作简单,经常用于临床阴道细胞学涂片快速测定雌激素水平。

包装清单:

产品名称	规格	储存条件
Rakoff 染色液	100ml/500ml	室温, 避光

自备材料:

1. 细胞刷
2. 生理盐水
3. 试管
4. 载玻片

操作步骤:

1. 用细胞刷沿阴道侧壁刷取黏膜鳞状上皮细胞,放入装有1~2ml生理盐水的试管内。
2. 在试管内滴入3~5滴Rakoff Stain,并轻轻混匀。
3. 去1~2滴混合液于载玻片上,制成细胞涂片。
4. 待涂片干燥,中性树胶封片。

染色结果:

嗜酸性细胞质	粉红色
嗜碱性细胞质	淡绿色
角化细胞固缩核	不着色

注意事项:

1. 细胞涂片时应注意使细胞均匀。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com