

Regaud 固定液 (Moller)

产品货号: G2150

产品规格: 100ml/500ml

产品说明:

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构, 固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定液主要分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等, 较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

Leagene Regaud 固定液(Regaud Fluid)又称 Möller 液, 由重铬酸盐溶液和福尔马林组成, 是骨组织的特殊固定剂, 其他组织很少用该固定液, 在某些情况下不能用含汞的骨组织染色。

产品组成:

试剂名称	100ml	500ml	保存条件
试剂 (A) :Regaud 溶液	80ml	400ml	室温, 避光
试剂 (B) :福尔马林溶液	20ml	100ml	室温, 避光

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作, 临用前试剂(A): 试剂(B)按一定比例充分混合, 即配即用。

注意事项:

1. 组织取材的厚度不同, 固定时间也不同, 对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。常规活检组织比较适合的厚度为 2~4mm, 一般不超过 6mm。
2. 固定液的容量应足够, 一般固定液与组织块的体积比率应大于 10:1。
3. 温度对固定的影响很明显, 提高温度可以加速固定作用, 但温度不宜过高。
4. 取出新鲜组织后, 应及时固定, 无法及时固定时, 应保存于生理盐水中及时送检。

有效期:

12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>