

## 甘油PBS封片剂

产品货号: M20219

产品规格: 10ml/50ml

### 产品简介:

甘油PBS封片剂是一种用于常规封固剂, 亦可用于减缓荧光淬灭的封固, 可以用于减缓各种常见荧光染料的荧光淬灭, 主要由甘油、PBS 缓冲液组成。对于减缓荧光淬灭, 其效果不如抗荧光淬灭封片剂(Antifade Mounting Medium)。按每个样本需要50~100 $\mu$ l封片剂计算, 5ml可以用于至少50样本的封片。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件
甘油PBS封片剂	10ml/50ml	4 $^{\circ}$ C

### 自备材料:

1. 载玻片
2. 盖玻片
3. 荧光显微镜

### 操作步骤(仅供参考):

1. 贴壁细胞样本
  - ①染色完成后, 吸去染色液。
  - ②滴一滴甘油PBS封片剂于载玻片上, 盖上贴有细胞的盖玻片, 让细胞接触封片液, 尽量避免气泡。
  - ③在荧光显微镜下观察。
2. 组织切片
  - ①染色完成后, 吸去染色液。
  - ②滴一滴甘油PBS封片剂于组织切片上, 盖上盖玻片, 让切片接触封片液, 尽量避免气泡。
  - ③在荧光显微镜下观察组织切片。
3. 其它样品  
其它样品参考细胞样品或组织切片进行操作。

### 注意事项:

1. 荧光物质均易发生淬灭, 染色后的样品宜避光保存。
2. 在使用甘油 PBS 封片剂的情况下, 虽然可减缓淬灭, 仍需尽量避光。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>