

碱性琼脂糖凝胶电泳缓冲液(10×)

产品货号: T11049

产品规格: 500ml

产品简介:

碱性琼脂糖凝胶电泳缓冲液(10×)是一种10倍浓缩的碱性DNA电泳缓冲液,由NaOH、EDTA等组成,呈强碱性。使用时稀释至1×使用,主要用于碱性琼脂糖凝胶电泳。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
碱性琼脂糖凝胶电泳缓冲液(10×)	500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 用去离子水稀释 碱性琼脂糖凝胶电泳缓冲液(10×)至1×。
2. 用1×碱性琼脂糖凝胶电泳缓冲液制备用于碱性琼脂糖凝胶。
3. 加样品于琼脂糖加样孔,电泳。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>