

Lillie甲醛中性固定液

产品货号: T16249

产品规格: 500ml

产品简介:

Lillie甲醛中性固定液主要成分为: 中性甲醛水溶液和碳酸钙, pH为6.5-7.5。Lillie甲醛中性固定液为组织和细胞化学技术中最常用的固定液之一, 适合各种染色方法。固定时间: 10分钟-2小时, 温度: 0-4℃。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Lillie甲醛中性固定液	500ml	室温

固定条件:

1. 迅速渗入组织, 杀死原生质。在杀死的短时期中, 细胞形态不致有所变化。
2. 必须具有渗透力, 对组织各部分的渗透力相等, 可使组织内外完全固定。
3. 尽可能避免使组织膨胀或收缩。
4. 使细胞内的成分凝固或沉淀。
5. 增加细胞内含物的折光程度, 易于鉴别。
6. 增加媒染作用和染色能力。
7. 使组织变硬, 具有一定的硬度。
8. 固定以后能起到保存的作用。
9. 在凝固原生质以后, 增加细胞对于各种穿透的抵抗力, 不致于因以后的处理而使固定的原生质变形。

注意事项:

1. 固定液量: 20倍于材料的体积, 以免固定液被稀释。
2. 选择合适的固定液: 渗透力强的固定液既可以迅速进入组织中, 又不使组织过度收缩或膨胀。
3. 固定的时间要合适:

与材料的大小和温度有关: 材料大则时间长, 材料小则时间短; 温度高则时间短, 温度低则时间长。

经固定的材料如不及时使用, 可以经过90%酒精换到70%酒精中各半小时, 再换入一次70%酒精, 在0-4℃冰箱内可保存半年。经过较长时间保存的材料进行观察前可以换新的固定液再处理一次, 效果较好。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>