

中性福尔马林固定液（10%，RNase free）

产品货号：R23231

产品规格：500ml

产品简介：

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构，固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变，从而使酶失活。固定剂对细胞核细胞外成分发生物理改变。固定液主要分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

中性福尔马林固定液(10%，RNase free)主要由甲醛、磷酸盐、去离子水组成，经RNase free处理，pH为7.2~7.4，该固定液适合于绝大多数组织的固定，尤其适用于与RNA有关的实验样本的固定。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
中性福尔马林固定液（10%，RNase free）	500ml	2-8℃

操作步骤(仅供参考)：

1. 按实验具体要求操作。
2. 一般标本固定时间控制在1~4h/mm，大标本应当适当延长固定时间。
3. 固定好的组织，可在中性福尔马林固定液(10%，RNase free)或70%乙醇中长期保存。

注意事项：

1. 中性福尔马林固定液(10%，RNase free)有一定刺激性和腐蚀性，请在通风较好的环境下小心操作，避免吸入。
2. 组织取材的厚度不同，固定时间也不同。常规活检组织比较适合厚度为2~4mm，一般不超过6mm。对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。
3. 固定液的容量应足够，一般固定液与组织块的体积比率应大于10:1。如果容积不够大，可以在固定期间更换1~3次固定液。
4. 温度对固定的影响很明显，提高温度可以加速固定作用，但温度不宜过高。
5. 取出新鲜组织后，应及时固定，无法及时固定时，应保存于生理盐水中及时送检。
6. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com