

基底膜六胺银染色液

产品货号：R23077

产品规格：6×50ml/6×100ml

产品简介：

基底膜六胺银(methenamine silver)染色是一种经典显示基底膜的方法。组织经过氧化，使基底膜内的黏多糖暴露出醛基，醛基把六胺银还原为黑色的金属银。氯化金可使金属银转变为更稳定的金属金，同时使背景更清晰。六胺银染色能清晰地显示基底膜，在肾病变中应用最多，常用来观察肾小球毛细血管基底膜在炎性损伤时如断裂、增生、折叠等形态改变。

产品组成：

产品名称		6×50ml	6×100ml	保存条件
试剂(A)：氧化剂		50ml	100ml	4℃，避光
试剂(B)：铁明矾溶液		50ml	100ml	室温
试剂(C)： 六胺银工作液	C1：六胺银原液	25ml	50ml	4℃，避光
	C2：硼酸钠溶液	25ml	50ml	室温
临用前，C1，C2等量混合即为六胺银工作液，现用现配。				
试剂(D)：氯化金溶液		50ml	10ml	4℃，避光
试剂(E)：海波溶液		50ml	10ml	室温
试剂(F)：淡绿溶液		50ml	10ml	室温

自备材料：

1. 载玻片、盖玻片
2. 恒温箱或水浴锅
3. 光学显微镜

操作步骤（仅供参考）：

1. 切片脱蜡至水洗。
2. 切片入氧化剂氧化15min。
3. 自来水洗、蒸馏水洗2min。
4. 入铁明矾溶液染色10min。
5. 自来水洗、蒸馏水洗2min。
6. 入配制好的六胺银工作液中，60℃水浴染色大约25~30min，切片呈烟草黄色或黑色为止。
7. 入蒸馏水中清洗。
8. 用氯化金溶液调色1~2min。
9. 蒸馏水洗2min。
10. 置于海波溶液1min。
11. 自来水洗。
12. 用淡绿溶液复染1min。
13. 自来水洗。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com

14. 95%乙醇开始脱水，二甲苯透明，中性树胶封固。

染色结果：

肾小球囊基底膜、肾毛细血管球基底膜	黑色
背景	绿色

注意事项：

1. 实验中所用玻璃器皿，应预先放入洗液浸泡过并冲洗干净，烤干。
2. 六胺银工作液配制后可放入温箱中预热。
3. 配制好的六胺银工作液是一次性的，不能久放。
4. 氯化金调色时，一定要在显微镜下观察。
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：3个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>