

## Mallory三色染色试剂盒

产品货号：R23200

产品规格：3×50ml/3×100ml

### 产品简介：

三色染色通常是指染胞核和能选择性的显示胶原纤维和肌纤维。该法染色原理与阴离子染料分子的大小和组织渗透有关：分子的大小由分子量来体现，小分子量易穿透结构致密、渗透性低的组织；而大分子量则只能进入结构疏松的、渗透性高的组织。

Mallory三色染色试剂盒可将胶原纤维染成蓝色，细胞核和肌纤维染成红色，红细胞则被染成橘黄色。

### 产品组成：

产品名称	3×50ml	3×100ml	保存条件
试剂(A)：Mallory染色液A	50ml	100ml	室温，避光
试剂(B)：Mallory染色液B	50ml	100ml	室温，避光
试剂(C)：Mallory染色液C	50ml	100ml	室温，避光

### 操作步骤（仅供参考）：

1. 石蜡切片常规脱蜡复水。
2. 切片入 Mallory 染色液 A 染色 1-3min。
3. 切片用 Mallory 染色液 B 染色 2min。
4. 切片入 Mallory 染色液 C 染色 15min。
5. 95%酒精分化 10-15s（镜下控制）。
6. 无水酒精脱水，二甲苯透明，中性树胶封片。

### 染色结果：

细胞核	红色
红细胞	橘黄色
肌纤维	红色
胶原纤维	蓝色

### 注意事项：

1. 染色过程中2/3/4步之后均不需水洗，直接进入下一步操作。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com