

明胶粘贴剂

产品货号：R23298

产品规格：100ml

产品简介：

组织切片后，显微镜检查切片合格后，需要用粘贴剂将切片粘贴于载玻片上，使之牢固地贴在载玻片上，然后再熔去石蜡(冰冻切片无需此步骤)进行染色、脱水等步骤。

尚宝生物 明胶粘贴剂又称为Haupt粘贴剂(赫伯特粘贴剂)常用于载玻片的粘贴，是最常用的一种粘贴剂，主要由明胶、甘油、苯酚等组成，主要用于石蜡切片、冰冻切片、真菌子实体的粘贴。制备好的载玻片可4℃保存半年。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

| 产品名称 | 规格 | 保存条件 |
|-------|-------|-------|
| 明胶粘贴剂 | 100ml | 4℃，避光 |

操作步骤（仅供参考）：

1. 在低温情况下，明胶粘贴剂容易形成胶冻状，应孵育溶解后使用。取载玻片完全浸没于明胶粘贴剂适当时间。
2. 取出载玻片，干燥，至肉眼观察完全干燥。通风橱内吹风数分钟即可完成干燥，对于有些实验则需要干燥3h或更长时间。

注意事项：

1. 明胶粘贴剂可以被某些细胞消化并吸收，摄入过多的明胶会产生一定的细胞毒性。
2. 浸蘸明胶粘贴剂时，务必使玻片完全浸入液体中，否则易使包被不完全产生样本脱落现象。
3. 干燥过程中注意避免尘埃污染。
4. 明胶粘贴剂在低温情况下容易形成胶冻状，应25-37℃孵育溶解后使用。
5. 为了您的安全和健康，请穿戴实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com