

RNA保存液

产品货号: T11068

产品规格: 5ml/10ml/50ml

产品简介:

RNA的保存对于其下游实验极其重要。提取RNA后, 由于残存的RNase或其他物质容易破坏RNA, 所以应该妥善保存。尚宝生物RNA保存液用于保存已经抽提好的RNA溶液, 超低温存储。

产品组成:

试剂盒内容	规格	保存条件
RNA保存液	5ml/10ml/50ml	4℃, 避光

操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般溶解于 10 倍以上体积的 RNA 保存液, -70℃或超低温存储。
3. 如需从上述保存液中分离出 RNA, 应 4℃ 10000~12000g 离心 10~15min, 弃上清, 用 DEPC 处理水溶解。

注意事项:

1. 应注意避免 RNase 污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>