

Laemmli加样缓冲液 (2×)

产品货号: T15152

产品规格: 5ml/10ml

产品简介:

Laemmli加样缓冲液(2×)是一种以溴酚蓝为染料的2倍浓缩的蛋白上样缓冲液, 主要由2-ME、SDS、溴酚蓝、Laemmli分层缓冲液等组成, 可用于不连续蛋白电泳的上样。

产品组成:

试剂盒内容	规格	保存条件
Laemmli 加样缓冲液(2×)	5ml/10ml	4℃

操作步骤 (仅供参考):

1. 取适量的蛋白样品和 Laemmli 加样缓冲液(2×)等量混合, 充分混匀。
2. 直接上样到 SDS-PAGE 胶加样孔内即可。
3. 通常电泳至蓝色染料到达 PAGE 胶的底部附近即可停止。

注意事项:

1. 尚宝生物 Laemmli 加样缓冲液(2×)中含少量 β -巯基乙醇, 有轻微刺激性气味。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。亦可室温短期保存。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>