

## 蛋白酶羰基含量检测试剂盒（紫外分光光度法）

产品货号：BA1073

产品规格：50管/24样

### 产品说明：

蛋白质羰基是多种氨基酸在蛋白质的氧化修饰过程中的早期标志，其含量高低表明蛋白质氧化损伤程度的大小，是衡量蛋白质氧化损伤的主要指标。

羰基与 2,4-二硝基苯肼反应生成红色 2,4-二硝基苯腙，在 370nm 处有特征吸收峰。

**注意：实验之前建议选择2-3个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。**

### 产品内容：

提取液：液体25mL×1瓶，4℃保存；

试剂一：粉剂0.1g×3支，4℃保存。（使用前根据样品数，每支加1mL水溶解，每支为10个样品用量）

试剂二：液体10mL×1瓶，4℃避光保存。

试剂三：液体10mL×1瓶，4℃保存。

试剂四：液体25mL×1瓶，4℃保存。

试剂五：根据测定样品量，将乙酸乙酯和无水乙醇等体积混合。（自备）

试剂六：液体50mL×1瓶，4℃保存。

### 需自备的仪器和用品：

天平、恒温水浴锅、低温离心机、漩涡震荡仪、紫外分光光度计、1mL石英比色皿、蒸馏水、无水乙醇和乙酸乙酯。

### 操作步骤：

#### 一、样本处理

组织样品：称取约0.1g组织样品，加入1mL提取液，充分匀浆后于4℃，5000rpm离心10min，取上清，加入0.1mL试剂一，室温放置10min，4℃，12000rpm离心10min，取上清，然后取20μL测定蛋白含量，剩余的作为待测样品。

#### 二、测定步骤

	空白管	测定管
样品（mL）	0.2	0.2
试剂二（mL）		0.4
试剂三（mL）	0.4	
混匀，37℃避光反应1h		
试剂四（mL）	0.5	0.5
静置5min，4℃，12000rpm离心15min，弃上清，留沉淀。		
试剂五（mL）	1.0	1.0
漩涡混匀，4℃，12000rpm离心10min，弃上清，留沉淀。重复3次。		
试剂六（mL）	1.0	1.0
漩涡混匀，37℃温育15min，沉淀全部溶解后，4℃，12000rpm离心15min，取		



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com

上清1mL于石英比色皿，试剂六调零，测定OD<sub>370</sub>

### 三、计算：

#### 1、按蛋白浓度计算：

$$\begin{aligned}\text{蛋白质羰基含量} (\mu\text{mol/mg prot}) &= (\text{OD}_{370} \text{ 测定管} - \text{OD}_{370} \text{ 空白管}) \div (\varepsilon \times d) \times V \div (\text{Cpr} \times V \text{ 样品}) \\ &= (\text{OD}_{370} \text{ 测定管} - \text{OD}_{370} \text{ 空白管}) \div 4.4 \div \text{Cpr};\end{aligned}$$

#### 2、按样本鲜重计算：

$$\begin{aligned}\text{蛋白质羰基含量} (\mu\text{mol/g 鲜重}) &= (\text{OD}_{370} \text{ 测定管} - \text{OD}_{370} \text{ 空白管}) \div (\varepsilon \times d) \times V \div (W \times V \text{ 样品} \div V \text{ 提取}) \\ &= (\text{OD}_{370} \text{ 测定管} - \text{OD}_{370} \text{ 空白管}) \div 4 \div W\end{aligned}$$

$\varepsilon$ : 蛋白质羰基消光系数, 22mL $\cdot\mu\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$ ;  $d$ : 比色皿光径, 1cm;  $V$ : 加入试剂六体积, 1mL;  $V$ 样品: 加入样本体积, 0.2mL;  $V$ 提取: 加入提取液及试剂一体积, 1.1mL;  $Cpr$ : 样本蛋白质浓度, mg/mL。  $W$ : 样品质量, g。

### 注意事项：

试剂一使用之前根据要测定的样品数现配，配置好后 4℃ 保存，若变为黑色，则不能使用。  
试剂二见光易分解，反应需严格避光。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>