

通用显影液

产品货号: T15297

产品规格: 500ml

产品简介:

通用显影液是用于Western、Northern、Southern等后续压片曝光后的显影溶液。
尚宝生物 配方特别适用X光片的显影, 也可用于普通的黑白底片或照片的显影。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
通用显影液	500ml	2-8℃, 避光

自备材料:

1. X光片
2. 定影液
3. 红灯
4. 自来水

操作步骤 (仅供参考):

1. 显影: 把X光片完全浸没在显影液内, 一般显影10s~2min。具体显影时间要根据显影情况而定, 可以在红灯下观察, 当发现显影的程度已经达到预定目标, 即可停止显影, 进行后续步骤。
2. 水洗: 在自来水中冲洗2~3min, 以完全冲洗去显影液。
3. 定影: 浸没在定影液内, 定影2~5min左右。定影时间再长一些如10min, 通常对洗片的结果没有明显影响。
4. 水洗: 在自来水中冲洗2~5min, 以充分洗去各种残留溶液和试剂。

注意事项:

1. 曝光、显影、定影步骤均应在严密的避光环境中进行。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。20~25℃保存, 1个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>