

Western半干法转膜液

产品货号：T15300

产品规格：500ml

产品简介：

Western半干转膜液(Western Semi-dry Transfer Buffer)可以用于Western时半干法电转膜。本Western半干法转膜液是一种安全无毒的转膜液，没有使用剧毒的甲醇，也没有使用其它的有毒试剂。配制Western半干法转膜液的方法非常便捷，不需要调节pH值。

产品组成：

| 试剂名称 | 规格 | 保存条件 |
|---------------|-------|------|
| Western半干法转膜液 | 500ml | 室温 |

操作步骤 (仅供参考)：

1. 取一瓶可以配制1升Western转膜液的粉剂，倒入到一洁净的烧杯中，加入蒸馏水到约700毫升，溶解。
2. 加入200毫升无水乙醇或210毫升95%乙醇，混匀。
3. 在量筒中用蒸馏水定容到1升。混匀后即可使用，无需调节pH值。没有用完的转膜液可室温或4℃保存，通常两周内使用没有任何问题。当转膜液颜色变为浅棕色或黄褐色时，应该丢弃。

注意事项：

1. 配制好的半干法转膜液可室温或4℃保存。配制好的半干法转膜液长期存放后，如果颜色变成浅棕色或黄褐色，应丢弃。
2. 需使用分析纯级别的乙醇或纯度更高的乙醇。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：24个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com