

## 福尔马林色素清除液

产品货号：R23175

产品规格：500ml

### 产品介绍：

福尔马林色素是产生于酸性福尔马林固定组织过程中的棕色或棕黑色的沉积物，多出现于血液丰富的组织、出血的损伤区域以及充满血的大血管，多表现为一种微晶沉积物，具有非单折射性。福尔马林色素清除液相较以上方法对组织的损伤更小，色素沉着也较少。长时间固定富含血液的器官，福尔马林色素沉着会大大增加，这时建议更换固定液。

### 产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
福尔马林色素清除液	500ml	室温

### 操作步骤：

1. 切片入70%乙醇。
2. 入福尔马林色素清除液处理。
3. 蒸馏水冲洗干净，进行下游染色。

### 注意事项：

1. 根据福尔马林色素的量，调整去除时间。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>