

Western 洗涤液

产品货号: R21554

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

Western 洗涤液(Western Wash Buffer)可用于 Western 时一抗或二抗孵育后的洗涤。适当的洗涤可以降低背景, 增强信噪比。每张膜洗涤大约需要10~15ml 洗涤液。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Western洗涤液	500ml	2-8℃

自备材料:

1. 摇床
2. 洗涤容器

操作步骤 (仅供参考):

1. 在一抗或二抗孵育结束后, 加入少量 Western 洗涤液使之能盖住蛋白膜, 摇床上摇动洗涤 5min。
2. 吸尽洗涤液或更换洗涤容器, 再加入新的洗涤液。洗涤 3 次, 每次 5min。
3. 进行后续的操作。如果按照上述洗涤条件 Western 结果背景仍然较高, 可以适当延长洗涤时间并增加洗涤次数。一般情况下, 延长洗涤时间或增加洗涤次数不会对 Western 结果产生负面影响。

注意事项:

1. Western 洗涤液一旦启用建议在 2 周内用完。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

2-8℃, 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>