

## 明胶包被溶液

产品货号：M20159

产品规格：100ml/500ml

### 产品简介：

明胶包被溶液和多聚赖氨酸溶液一样，都是粘附剂，常用于载玻片的包被，可以直接稀释后用于细胞或组织培养方面的实验。明胶包被溶液主要由优质明胶和明矾等组成，可以用于促进细胞的贴壁生长和核酸杂交。制备好的载玻片可4℃保存半年。

### 产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
明胶包被溶液	100ml	4℃

### 操作步骤：

#### 1. 用于细胞培养

- ①根据实验需要明胶包被溶液稀释至适当浓度溶液后即可使用。不同的细胞，明胶包被 (Coating) 的时间和浓度，甚至稀释液的选择有所不同，请自行参考相关文献进行适当的包被。
- ②明胶包被溶液用于细胞培养时，包被至少 5min，有些实验需要包被 1~2h，有些情况则需要包被过夜。
- ③包被完成后，吸除明胶包被溶液，干燥培养器皿，至肉眼观察完全干燥。通风橱内吹风数分钟即可完成干燥，对于有些实验则需要干燥 2h 或更长时间。干燥时间较长通常会更加有利于后续的细胞粘附。
- ④进行细胞培养，也可以用水、PBS 或培养液等适当溶液润洗后再进行细胞培养。

#### 2. 用于核酸杂交

- ①方法一：取事先准备好的载玻片或盖玻片经 160℃ 冷却至室温，在明胶包被溶液中上下浸蘸几下，自然干燥，4℃ 备用，亦可室温保存 1 个月。
- ②方法二：明胶包被溶液涂于玻片上，自然干燥后即可使用，可用于细胞涂片和切片。
- ③方法三：滴加 5~10  $\mu$ l 明胶包被溶液至玻片上，用另一盖玻片以血涂片方法推片或用另一玻片紧贴于其上，相互摩擦以使两玻片相对的一面涂布上明胶包被溶液。

### 注意事项：

1. 明胶包被溶液可以被某些细胞所消化并吸收，摄入过多的明胶包被会产生一定的细胞毒性。
2. 浸蘸明胶包被溶液时，务必使玻片完全浸入液体中，否则易使包被不完全产生样本脱落现象。
3. 干燥过程中注意避免尘埃污染。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com