

## 2×非变性蛋白上样缓冲液（不含 DTT、SDS）

产品货号：T15262

产品规格：10ml

### 产品简介：

2×非变性蛋白上样缓冲液中不含 SDS 及 DTT 或者  $\beta$ -巯基乙醇，适合于常规的非变性 PAGE 蛋白样品的电泳。

### 操作步骤(仅供参考)：

1. 请按每 10 微升蛋白样品加入 10 微升蛋白上样缓冲液的比例(2 倍稀释)来使用。如果蛋白浓度过高，可用双蒸水稀释。混匀后直接上样到 PAGE 胶加样孔内即可。
2. 通常电泳时蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

### 注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 蛋白上样缓冲液含有溴酚蓝指示剂，PH 值受保存温度影响，在低温冻存状态下，溶液可能会呈现深棕色，不影响产品使用。

### 保存条件：

-20℃保存，有效期 1 年。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>