

## 醋酸银显影液

产品货号: M20304

产品规格: 100ml

### 产品简介:

醋酸银显影液主要由阿拉伯胶、乙酸银等组成, 是用于免疫金银组织化学染色后物理显影的溶液。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件
醋酸银显影液	100ml	室温, 避光

### 操作步骤(仅供参考):

1. 组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。
2. 显影: 切片浸入在醋酸银显影液内, 无需避光, 一般显色 3~5min, 具体显影时间要根据显影情况而定。
3. 组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。

### 染色结果:

阳性呈黑色状颗粒, 背景干净

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>