

RNA提取辅助试剂

产品货号: T11534

产品规格: 40ml

产品简介:

本产品可以在RNA提取过程中替代氯仿使用,在以酚氯仿原理提取RNA的实验中可对裂解体系进行抽提萃取苯酚,去除蛋白质及DNA,从而达到分离纯化RNA的目的。提取获得的RNA收量高,纯度好,无蛋白质和DNA污染,可直接用于Northern杂交、mRNA纯化、体外翻译、RT-PCR、文库构建等各种分子生物学实验。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
RNA提取辅助试剂	40ml	室温

安全操作:

实验过程中可能会接触到强变性剂,实验操作开始前请穿戴合适的实验服、护目镜、口罩和手套,然后再进行实验操作。

注意:使用后溶液需要收集在废液桶中专门处理。

如果REX不小心溅到皮肤表面,请立刻用清水冲洗。

如果REX不小心大量摄入体内,请立即就医。

实验操作:

在使用如下本公司RNA提取产品*1进行实验时,只需将加入的氯仿等量替换为RNA Extraction Assisted Reagent (REX)即可,其他操作步骤保持不变。

列:

AG RNAex Pro RNA提取试剂*2

SteadyPure 组织细胞Small RNA提取试剂盒

SteadyPure 血液血清血浆Small RNA提取试剂盒

*1: 若需配套其他公司核酸提取产品使用,建议先进行实验验证本产品是否可以完全替代氯仿使用。

*2: 例如用AG RNAex Pro RNA提取试剂提取RNA时,每1ml裂解的样本中需加入200 μ l氯仿,则替换为每1ml裂解的样本中加入200 μ l REX。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com