

快速低背景封闭液

产品货号: M20510

产品规格: 500ml

产品简介:

本产品可5~10min完成封闭实验, 采用独特配方, 有效地降低了背景, 增强了信噪比, 封闭效果显著优于传统的封闭液, 加速 Western Blot 的实验进程, 保证效果的同时也提升效率。

产品内容:

产品组成	规格	保存条件
快速低背景封闭液	500ml	室温

产品应用:

Western Blot实验;
ELISA、ICC、IHC的封闭实验。

产品特点:

快速封闭: 5~10min即可完成封闭;
效果优异: 高信噪比, 低背景。

使用方法:

1. 加入适量本产品, 把膜完全没过其中。7.5×8cm的膜, 推荐使用量为5~10ml, 具体根据孵育盒调整。
2. 将孵育盒转移至水平摇床上, 室温振荡孵育5~10min, 结束后进入下一步实验。

注: 推荐使用全自动蛋白印迹仪完成 Western Blot; 推荐使用增强型抗体稀释液进行抗体孵育。

注意事项:

1. 通常封闭时间为5~10min, 对于低背景抗体可将时间缩短至5min。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>