

台盼蓝植物染色液

产品货号: R32991

产品规格: 100ml

产品介绍:

台盼蓝染料可以进入不完整、破裂的细胞,显微镜下观察细胞变蓝,即说明细胞坏死。细胞膜完整,细胞不易被台盼蓝染色,未着色的细胞则为正常细胞或凋亡细胞。此方法可以反映细胞膜的完整性,区别坏死细胞。

本公司出品的台盼蓝植物染色液主要用于鉴定植物组织的坏死情况。用台盼蓝植物染色液直接染色,在显微镜或肉眼观察即可,此方法操作简单,无需无菌操作。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
台盼蓝植物染色液	100ml	室温

染色结果:

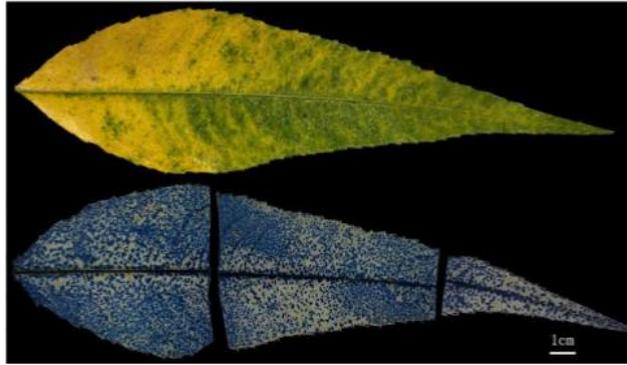


图 1 台盼蓝植物染色液染色图(上图为染色前,下图为染色后)

操作说明:

1. 将植物组织用流水清洗,并擦干。
2. 将植物组织浸没台盼蓝植物染色液中,室温静置3h。若染色效果不明显建议过夜染色。
3. 75%乙醇浸泡30min洗脱,重复3次。
4. 95%乙醇浸泡至完全脱色为止,约1d。
5. 植物组织死亡的部分被染为蓝色。

注意事项:

请佩戴乳胶手套在通风橱内操作,注意防护。

保存:

常温运输;常温储存,保质期2年。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com