

凝胶配制试剂盒（固定浓度）（12%）

产品货号：T15551

产品规格：125T

产品简介：

本产品提供了上层胶（浓缩胶）和下层胶（分离胶）的预混溶液。所配的上层胶呈现彩色，点样孔清晰易辨，方便点样。彩色染料不影响电泳、染色及转膜等后续实验。

本产品采用Tris Glycine凝胶体系，使用时仅需自备制胶器具和去离子水。

本产品配制的凝胶也可用于非变性Native PAGE凝胶电泳（胶液不含SDS）。

成品胶厚度	0.75mm	1.0mm	1.5mm
可制胶数量（125T）	125片（10*8cm）	110片（10*8cm）	70片（10*8cm）

产品组成：

产品名称	125T	保存条件
试剂(A)：上层胶溶液（2×）	80mL	2-8℃，避光
试剂(B)：上层胶缓冲液（2×）	80mL	2-8℃，避光
试剂(C)：下层胶溶液（2×）	2×125mL	2-8℃，避光
试剂(D)：下层胶缓冲液（2×）	2×125mL	2-8℃，避光
试剂(E)：PAGE胶凝固剂	8mL	-20℃，避光

产品特点：

1. 凝胶保质期长：改良配方，制备好的凝胶可在室温下保存3个月（置于凝胶保存液中）。一次制胶，长期使用，避免每天制胶的繁琐；
2. 上样方便：彩色上层胶，点样孔清晰易辨，方便点样；
3. 配胶快捷：短时间灌制多块凝胶，无需计算所需溶液量（1:1混合），无需稀释，无需压胶操作；
4. 高效兼容传统的电泳液和转膜液。

注意事项：

1. 上层胶预混液和下层胶预混液中含有Acr和Acr-Bis，操作时请特别小心，并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
2. PAGE胶凝固剂的使用量仅作参考，实际用量可根据个人实验习惯和经验调整。
3. 仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
4. 为了您的安全和健康，请穿戴好个人防护装备和服装进行操作。

保存条件：

配胶试剂盒4℃避光保存，六个月内有效；

PAGE胶凝固剂应当-20℃保存，同时应尽量减少室温存放时间，以防失效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com